



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**BİNOKÜLER IŞIK MİKROSKOPU
KULLANMA TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.02
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
- KAPSAM:** Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "Binoküler ışık mikroskopunun" kullanımını kapsar.
- KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.
- TANIMLAR:** Mikroskoba bağlı bulunan DFC295 kamera sayesinde görüntüler bilgisayar ortamına aktarılıp, fotoğrafları çekilebilir, üzerlerinde uzunluk ve alan ölçümlerine izin verilerek dijital olarak aktarılabilir. X80 büyütme yapılabilir.
- SORUMLULAR:** Cihaz Sorumlusu
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Cihazı bağlı bulunduğu bilgisayar fişine takınız.
 - Bilgisayarı açınız.
 - Işık kaynağının fişini prize takıp ışığı açınız.
 - Bilgisayardan mikroskop programını açınız.
 - Görüntüleri kaydetmek için dosya açınız.
 - Örneği objektifin altına koyunuz.
 - Gerekli büyütmeyi ayarlayınız.
 - Ekran görüntüsü netleşinceye kadar netlik ayarı yapılıp ve fotoğraflanır.
 - Çekilen fotoğraf isimlendirilip açılan dosyaya kaydedilir.
 - Tüm örnekler görüntüler alınıp kaydedildikten sonra bilgisayarı ve ışık kaynağını kapatınız.
 - Kaydedilen örneklerden uzunluk ve alan ölçüsü alınmak istenirse ilgili program açılıp gerekli işlemler yapılır.
 - Cihaza uygun temizlik yapılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu.

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.