



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	DMC.TL.05
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
- KAPSAM:** Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "Hassas Terazi cihazının" kullanımını kapsar.
- KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.
- TANIMLAR:** 0,001 - 0,01 g çözünürlük ve çift yönlü RS232 seri arayüze sahip olup, 310 g tartı kapasitesi bulunmaktadır.
- SORUMLULAR:** Cihaz Sorumlusu

6. FAALİYET AKIŞI:

- Direkt güneş ışığından, açık pencere ve fanlardan uzak tutun.
- Cihazı temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda bulundurun.
- Cihazın elektrik bağlantılarını kontrol edin.
- Cihazın dengede olduğunu kontrol edin.
- "ON" düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Mod tuşundan ölçüm yapılacak birim ayarlanır.
- Tartım kabı terazinin üzerine konur ve darası alınır.
- Tartılacak madde tartım kabına konur, tartım alınır.
- Cihaz "OFF" düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.