



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**HASSA KESME CİHAZI (İSOMET MANUEL)
KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.06
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
- KAPSAM:** Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "İsomet kesme (isomet manuel) cihazının" kullanımını kapsar.
- KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

4. TANIMLAR:

- Diş sert doku ve dental materyallerin kesiminde kullanılır.
- En az 1 mm'lik kesitler alınabilir.
- Ürün cihazın kendi orjinal bıçağı ile kullanılır.
- Maksimum 300 rpm'de çalışır ve kesim aralığı manuel olarak ayarlanır.
- Maksimum 127 mm'lik bıçak çapıyla kullanılır.

5. SORUMLULAR: Cihaz Sorumlusu

6. FAALİYET AKIŞI:

- Cihazın fişini prize takınız.
- Hassas kesici bıçağı yerine takınız ve vidasını sıkınız.
- Cihazın su haznesini doldurup yerine takınız.
- Kesilecek numuneyi cihazın tutucu aparatına yerleştiriniz. Tutucu üzerindeki vidaları alyan anahtarı ile sıkınız.
- Kesit mesafesini manuel olarak ayarlayınız.
- Cihazın arkadaşındaki anahtarı açınız.
- Bıçak için gereken ağırlığı takınız.
- "START" butonuna basınız, ardından "SPEED" düğmesinden hız ayarını yapınız.
- Kesme işlemi tamamlandıktan sonra hız düğmesini kapatıp bıçağı durdurunuz.
- Bütün işlemler bittikten sonra cihazı kapatıp fişini çekiniz.
- Gerekli bakımı yapınız.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.