



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**MANYETİK KARIŞTIRICI-ISITICI KULLANIM
TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.07
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
- KAPSAM:** Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "Manyetik karıştırıcı-ısıtıcının" kullanımını kapsar.
- KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.
- TANIMLAR:**
 - Sıvı kimyasal ve çözeltileri homojen olarak karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.
 - Çalışma ortamları hazırlanırken besi yerinin sıcak uygulanarak karıştırılması için de özellikle tercih edilmektedir.

5. SORUMLULAR: Cihaz Sorumlusu

6. FAALİYET AKIŞI:

- Cihazın fişini takıp düğmesini açınız.
- Karıştıracağınız / ısıtacağınız malzemenin içerisine manyetik balığı bırakınız.
- Malzemeyi tablayı ortalayarak yerleştiriniz.
- Dönme hızını ve sıcaklığı ayarlayınız.
- Ayarlayacağınız sıcaklık tabla sıcaklığıdır.
- İşlemimiz tamamlandığında öncelikle devir ve sıcaklık düğmeleri başlangıç konumuna getiriniz.
- Açma kapama anahtarını kapatıp fişini çekiniz.
- Kabınızı tabladan manyetik balığı çıkartınız.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu.

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.