



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	DMC.TL.09
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM: Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "Santrifüj cihazının" kullanımını kapsar.

3. KISALTMALAR: Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

4. TANIMLAR:

- Standart rotoru ve aksesuarlarıyla, kan numunelerinin ayrıştırılmasında, idrar sedimantasyonu ve diğer rutin laboratuvar santrifüj işlemleri yapılabilir.
- Hassas çalışma sağlayan N-Prime™ mikroişlemcili kontrol sistemi ve geniş dijital göstergesi mevcuttur.
- 12 x 15 mL / 5.000 rpm

5. SORUMLULAR: Cihaz Sorumlusu

6. FAALİYET AKIŞI:

1. Cihaz fişe takılarak arkasındaki düğme açılır.
2. LID düğmesiyle kapak açılır.
3. Uygun tüpler içindeki örnekler yerleştirilir.
4. Dengeli bir yerleşim için boş kalan karşılıklara su ile dolu tüpler yerleştirilir.
5. Cihazın kapağı kapatılır.
6. Süre ve dönme hızı ayarlanır.
7. Start butonu ile cihaz çalıştırılır.
8. Süre bittiğinde cihazın tamamen durması beklenir.
9. LID düğmesiyle kapak açılıp örnekler sarsmadan alınır.
10. Cihaz arkadaki düğmeden kapatılıp fişten çekilir.
11. Çalışmalardan sonra uygun temizliği yapılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.