



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
ULTRASONİK BANYO KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	DMC.TL.11
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
- KAPSAM:** Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "Ultrasonik banyo cihazının" kullanımını kapsar.
- KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.
- TANIMLAR:**
 - Mikroişlemci kontrollü ultrasonik temizleme ve süpürme teknolojisine sahip bir cihazdır.
 - Yüksek performanslı 37 kHz sandviç dönüştürücü sistemi ile birlikte kullanımı oldukça kolaydır.
 - 5 ° C'lik adımlarla 30 °- 80 ° C arasında değişen sıcaklık aralığı mevcuttur.
 - Cihaz ultrasonik etkili güç 30 W ve ultrasonik en yüksek performans maksimum 240 W şeklinde tasarlanmıştır.
- SORUMLULAR:** Cihaz Sorumlusu
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Su banyosu distile su ile doldurulur.
 - Fiş takılır.
 - "On-Off" düğmesine basılarak cihaz açılır.
 - Sıcaklık düğmesi kullanılarak çalışma sıcaklığı seçilir.
 - Maddelerin banyoda kalma süresi ayarlanır.
 - Süre bittiğinde "On-Off" düğmesinden cihaz kapatılır Fişi çekilir.
 - Maddeler ultrasonik banyodan çıkarılır.
 - Ultrasonik banyonun içerisindeki su boşaltılır.
- İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.