



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
**ZIMPARALAMA-PARLATMA CİHAZI KULLANIM
TALİMATI**

Doküman Kodu	DMC.TL.14
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

- AMAÇ:** Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
- KAPSAM:** Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "Zımparalama-parlatma cihazının" kullanımını kapsar.
- KISALTMALAR:** Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.
- TANIMLAR:**
 - Cihaz örneklerin zımparalanması ve parlatılması amacıyla kullanılmaktadır.
 - Cihaz hafızasında önceden ayarlanmış değişken 2'şer hız ve rotasyon yönü mevcuttur.
 - Programı dahilinde aşamalı hızlanarak, güvenlik açısından gerekli olduğu durumlarda plakanın aniden durabilme özelliği mevcuttur.
 - Ayarlanabilir akışlı çok hüzmeli bir su spreyi ile plaka üzerinde parlatma işlemi tamamlandıktan sonra sistemin kurulama özelliği mevcuttur.
 - Yüksek güçlü dönme momentine sahip tek plakalı bir parlatma cihazıdır.
- SORUMLULAR:** Cihaz Sorumlusu
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Cihazın elektrik fişi takılarak yandaki düğmeden açılır.
 - Elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir.
 - Zımpara ya da parlatma keçesi disk üzerine konur.
 - Su açılır ve debisi ayarlanır.
 - Diskin dönüş hızı/devir hızı ayarlanır.
 - Başlatma düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
 - Numune dikkatlice tutularak zımparalanır/parlatılır.
 - İşlem bitince cihaz kapatılır.
 - Cihaz ve zımpara temizlenir.
- İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.